

# neodisher® Laboclean A 8



## Detergente alcalino en polvo, indicado para lavadoras automáticas.

**Principales aplicaciones:** Lavado automático de vidrio de laboratorio en laboratorios médicos, biológicos y químicos, también de uso en laboratorios de la industria de la alimentación.

**Características:** neodisher® A8 es un detergente especialmente indicado para la limpieza de residuos contaminantes muy difíciles de retirar. Debido a su contenido de cloro activo neodisher® A8 tiene características oxidantes. No ataca al vidrio, cerámica o acero inoxidable de uso común en los laboratorios. No se puede utilizar con materiales como el aluminio, aluminio anodizado, u otras aleaciones de metales ligeros.

**Aplicación y dosis:** 2-5 g/l utilizando dispositivos de dosificación apropiados o añadiendo el producto manualmente.

**Nota:**

Para eliminar residuos de sangre o suero:

La sangre carbonizada deberá ser eliminada concienzudamente con anterioridad al lavado.

Prelavado: 2x con agua fría sin añadir o añadiendo neodisher® N 2 ml/l

Lavado: neodisher® A8 3-5 g/l a 60-70 ° de temperatura. En el caso de que se cree mucha espuma se puede añadir neodisher® antiespumante S: 0.05 ml/l

Neutralización: neodisher® N ó neodisher® Z 1-2 ml/l, aclarado intermedio con agua ablandada, finalmente con agua desionizada, si fuese necesario.

Para eliminar residuos de alimentos tales como proteína, almidón, taninos, grasas, y aceites:

Prelavado: agua fría sin aditivos

Limpieza: neodisher® A8 3-5 g/l. En el caso de que se produzca mucha espuma, se puede añadir 0.05 ml/l de neodisher® Antiespumante S.

Neutralización: neodisher® N ó neodisher® Z 1-2 ml/l, aclarado intermedio con agua ablandada, finalmente con agua desionizada, si fuese necesario.

Para eliminar residuos farmacéuticos, pintura, barnices y gelatinas:

Prelavado: neodisher® A8 3-5 g/l, frío hasta 70° C dependiendo del tipo de suciedad.

Limpieza: neodisher® A8 3-5 g/l.

Neutralización: neodisher® N 1-2 ml/l,

Aclarado intermedio con agua ablandada, aclarado final con agua desionizada, si fuese necesario.



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre  
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013  
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)



# neodisher® Laboclean A 8



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Datos técnicos:</i>      | Densidad: 1,100-1,150 g/l<br>Rango pH (determinado en agua desmineralizada, 20°C) 2-5 g/l: 12.0-12.6<br>Factor de titración: 0.26 (de acuerdo con el método de titración de neodisher®.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Ingredientes:</i>        | < 5% Agente blanqueador basado en cloro (portadores orgánicos de cloro)<br>15-30% fosfatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Almacenaje</i>           | Almacenar en un sitio frío, mantener los contenedores bien cerrados. Sensitivo al calor y la humedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Medidas de seguridad</i> | Clasificación y etiquetado acorde a la legislación de la Unión Europea, y el Registro Alemán de sustancias peligrosas.<br>Frases de Riesgo<br>Símbolo C - Corrosivo<br>R 31 El contacto con ácidos libera gases tóxicos (gas cloro)<br>R 35 Causa quemaduras graves<br>Frases de seguridad<br>S 2 Mantener fuera del alcance de los niños<br>S 22 No respirar el polvo<br>S 26 En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con abundante agua e ir al médico<br>S 28 Después de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua<br>S 37/39 Usar guantes apropiados y protección de cara / ojos<br>S 45 En caso de accidente o si no se encuentra bien, acuda a su médico inmediatamente (si es posible lleva la etiqueta del producto). |
| <i>Referencias</i>          | 481566 – Cubo 25 Kg.<br>410276 – Cubo 10 Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre  
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013  
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)

